

INFORME TÉCNICO

No. **4109**

CLIENTE: AOX LAB	CIUDAD: MEDELLIN	FECHA: 05/03/ 2018
EQUIPO: Cromatografo Líquido		MARCA: SHIMADZU
CONFIGURACIÓN:		
MODULO	MODELO	SERIAL
HPLC i-Series	LC-2030 3D Prominence Plus	L21455510235
Lab Solutions	Vr 5.92	L58135557549
PC: HP, Windows 10 pro, Optilex 3050		
SOFTWARE: Lab Solutions Vr 5.92		

SOLICITUD DEL USUARIO: Instalación LC-2030C 3D i-series Prominence Plus

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Inicialmente: Se realiza la instalación del equipo, se revisa la entrada de la corriente, OK, se coloca el equipo en el sitio de trabajo, el equipo está en perfectas condiciones, se hace las conexiones del tubing (drain y líneas de solvente) se purga el equipo manualmente cada línea y luego se realiza autopurga, se estabiliza el equipo por espacio de 3 horas con: agua, metanol, isopropanol, se revisa la fluctuacion de la presión: 0,02MPa, con el restrictor instalado y se prueba la conectividad con el software, todo Ok, se procede a dejar el equipo en stand by a espera de la calificación (IQ-OQ).

ELEMENTOS INSTALADOS:

NOMBRE	P/N	CANTIDAD	MODULO	FECHA DE CAMBIO ANTERIOR
LC-2030 3D	228-65802-58	1	HPLC-i-series 3D Plus	N/R


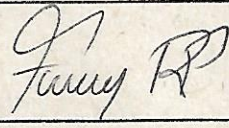
TIPO DE SERVICIO EFECTUADO: PREINSTALACIÓN INSTALACIÓN GARANTÍA CONTRATO M.
M. PREVENTIVO M. CORRECTIVO CALIFICACIÓN OTRO

OBSERVACIONES: El equipo queda funcionando correctamente, listo para la IQ-OQ

ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

NOMBRE	P/N	CANTIDAD	MODULO	FECHA DE CAMBIO ANTERIOR
PM-KIT	228-58343-41	1	LC-2030C 3D	N/R

SERVICIO TERMINADO: SI NO HORAS: 8 ANEXOS: 1

USO INTERNO	LAB INSTRUMENTS S.A.S	USUARIO
COTIZACIÓN No.	FIRMA 	FIRMA 
FACTURA No.		
REALIZADO POR:	NOMBRE: Roger Sierra email: soportemedellin@labinstcol.com	Nombre: Ferney Ruiz. email: analisis@aoxlab.com Tel: 4117907.