

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

028

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA INCUBADORA MEMMERT IN 75

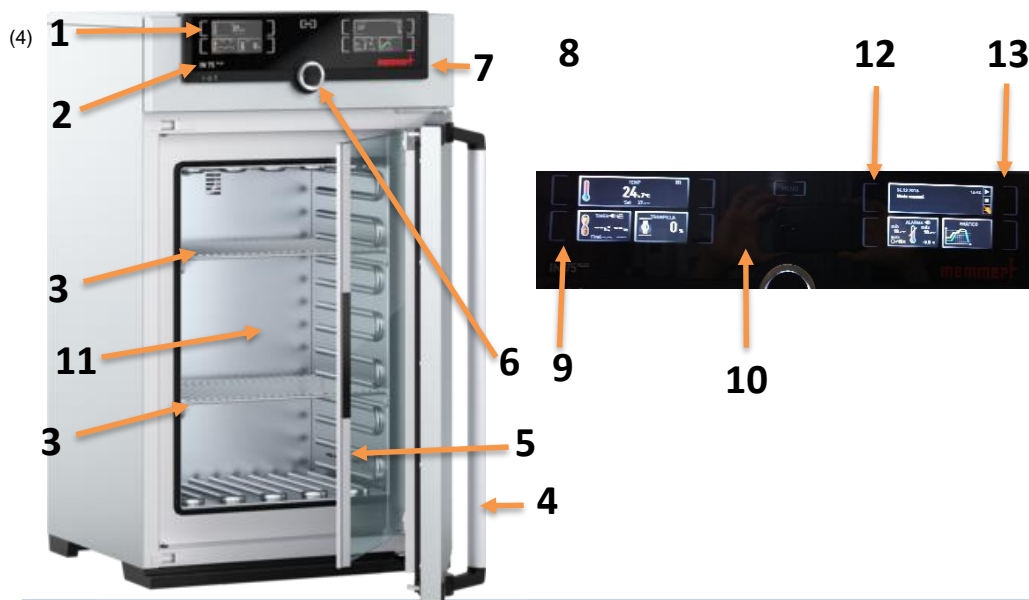

(5)

1. Control táctil con teclas de función.
2. Interruptor principal.
3. Rejilla.
4. Manija de la puerta principal.
5. Puerta interna hermética de vidrio.
6. Botón giratorio con tecla de confirmación.
7. Puerto USB.
8. Tecla de activación del valor de temperatura nominal.
9. Tecla e activación para ajuste del temporizador.
10. Tecla de activación para ajuste de la trampilla de aire.
11. Cámara de trabajo.
12. Tecla de activación para ajuste de la iluminación.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verifique que la incubadora esté conectada a la fuente de energía. Encienda el equipo del interruptor principal.
- B. Presione la tecla de activación del valor de temperatura nominal, ajuste según el valor deseado con el botón giratorio y presione la tecla de confirmación para aceptar el valor ajustado.
- C. Abra la manija la puerta principal seguido de la puerta interna y coloque sobre las rejillas el material o artículo a incubar. Cierre ambas puertas y de ser necesario programe el tiempo deseado utilizando la tecla de activación para ajuste del temporizador y el botón giratorio con tecla de confirmación.
- D. Una vez finalizada la incubación apague la incubadora del interruptor principal.

Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo.