

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

004

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

ORBITAL SHAKER OS-20 BOECO

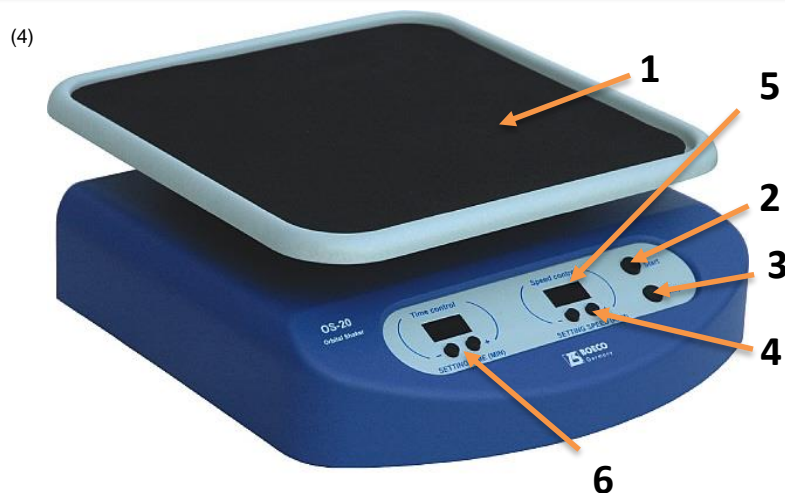

- (5)
1. Plataforma de agitación.
 2. Botón "Start".
 3. Botón "Stop".
 4. Botones de configuración de la velocidad de agitación. (+) incrementar, (-) disminuir.
 5. Indicador de velocidad de agitación.
 6. Botones de configuración del tiempo de agitación. (+) incrementar, (-) disminuir.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la conexión de electricidad se encuentre correctamente conectada.
- B. Fijar sobre la plataforma de agitación el material o solución que va a ser agitado.
- C. Programar los parámetros de velocidad y tiempo haciendo uso de los botones correspondientes.
- D. Presionar el botón "Start" para iniciar la agitación según los parámetros establecidos.
- E. Una vez finalizado el ciclo de agitación, el dispositivo emitirá un sonido (durante un minuto) para dar aviso de que la operación terminó.
- F. Una vez se haya finalizado el trabajo con el dispositivo, asegurarse de desconectarlo de la fuente de poder.

Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo