

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

005

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA AUTOCLAVE AUTOMÁTICA

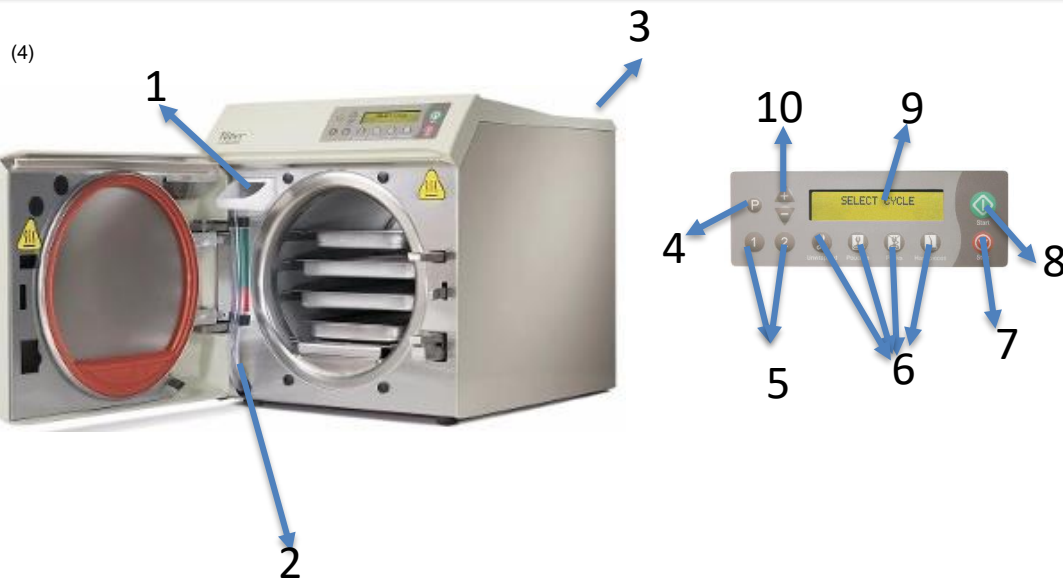

1. Apertura de llenado.
2. Indicador del nivel del agua/tubo de drenaje.
3. Palanca de despresurización.
4. Botón modo de programación(Temperatura, tiempo, ventilación)
5. Botones para programar ciclos.
6. Botones para ciclos específicos
7. Botón stop, termina la función seleccionada.
8. Botón start, inicia la función seleccionada.
9. Panel de control
10. Flechas mas-menos para ajustar tiempo, temperatura y presión

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Cargar el equipo por la apertura de llenado con agua desionizada hasta el limite color verde.
- B. Realizar la conexión a electricidad
- C. Seleccionar el ciclo deseado
- D. Presionar el botón start
- E. Apagar equipo
- F. En caso de emergencia accionar la palanca de despresurizacion.

Nota: Tener cuidado al finalizar el ciclo, puesto que la puerta del equipo se abre automáticamente y sale vapor caliente.