

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :


008

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

## GUÍA PARA EL USO DE LA BALANZA ANALÍTICA RADWAG AS 220/C/2

(4)

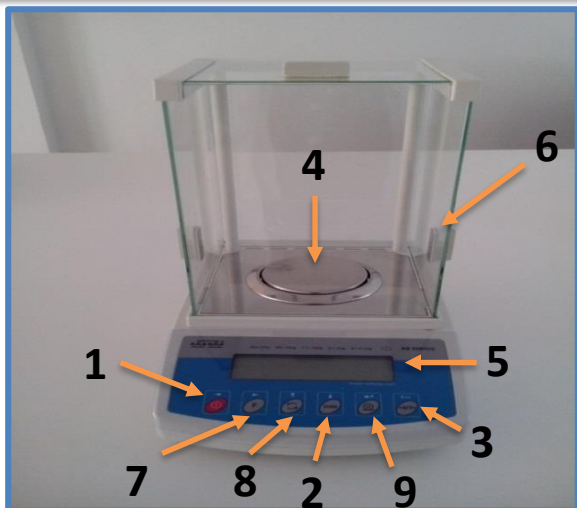

Ejemplo:

(5)

- 1- Tecla de encendido y /o apagado.
- 2- Tecla UNITS – Cambia las unidades de pesaje.
- 3- Botón de tara, puesta en cero.
- 4- Plato para pesaje.
- 5- Panel digital.
- 6- Burbuja indicadora de nivel.
- 7- Tecla F – tecla funcional.
- 8- Tecla MODE – selección de modo de trabajo de balanza.
- 9- Tecla PRINT/ENTER – Envía el valor actual de la pantalla a un aparato externo (PRINT) o aprueba un valor de parametro elegido o una función (ENTER).

### (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Cerciérese de que la burbuja de nivel se encuentre en el centro
- B. Encender el equipo y verificar el panel de encendido.
- C. Elegir las unidades requeridas para la medición.
- D. Tarar, llevar a cero.
- E. Colocar en el plato para pesaje el objeto de medición y esperar a que el peso no varíe.
- F. Registrar el peso, retirar el objeto pesado y tarar la balanza (llevar a cero).
- G. Si no se van a realizar más pesajes, apagar el equipo.

**Nota:** En caso de realizar otros procedimientos consulte el manual del equipo.