

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

009

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA BALANZA ANALÍTICA AS 220.R2

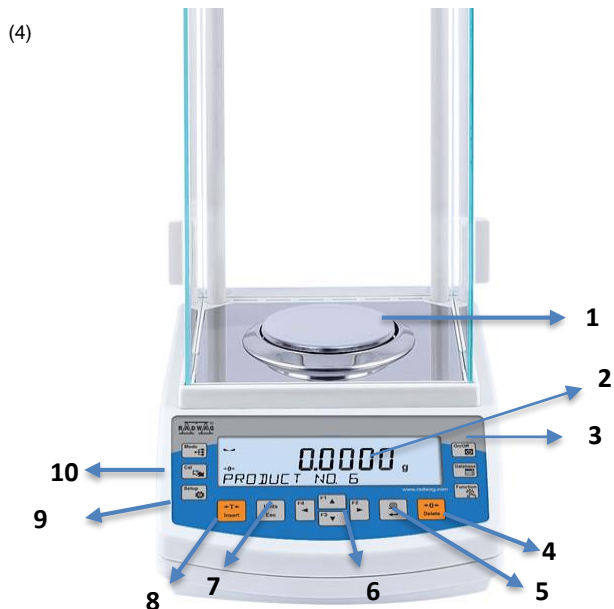

(5)

1. Plato para medida.
2. Panel principal.
3. Encendido/apagado.
4. Botón enter para aprobar un valor.
5. Botón cero.
6. Teclas direccionales.
7. Botón para cambiar las unidades de pesaje.
8. Botón de tara.
9. Botón para ir a configuración.
10. Botón para ir directo al proceso de calibración.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo y verificar el panel de encendido
- B. Elegir las unidades requeridas para la medición
- C. Colocar en el plato el objeto de medición y llevar a cero –tarar
- D. Realizar el pesaje
- E. Apagar equipo

Nota: En caso de realizar otros procedimientos consulte el manual del equipo.