

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :

009

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

## BALANZA INDUSTRIAL

(4)



- (5)
- 1- Plato de pesaje.
  - 2- Panel de control.
  - 3- Pantalla digital.
  - 4- Botón para encender.
  - 5- Botón para apagar.
  - 6- Botón para función de acumulación manual.
  - 7- Botón para selección.
  - 8- Botón de movimiento hacia la derecha durante configuraciones.
  9. Botón para aumentar la resolución o incrementar el dígito en configuraciones.
  10. Botón para tarar o poner en cero.

## (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la balanza esté nivelada.
- B. Encender la balanza.
- C. Ajustar la temperatura de secado y el tiempo de secado (También puede utilizar el secado automático).
- D. Tarar el peso del recipiente para la muestra.
- E. Preparar la muestra a ser probada, pesar la muestra y cerrar la cámara.
- F. Presionar iniciar, cuando termine la prueba la pantalla mostrará el resultado final.
- G. Presione tarar para salir del modo de pesaje y apagar a balanza.

**Nota:** En caso de necesitar realizar cambios adicionales consulte el manual del equipo.