

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :

013

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL BAÑO SEROLÓGICO



1. Mando giratorio/pulsador
2. Panel que indica temperatura y encendido.
3. Manija para abrir el baño
4. Tecla start
5. Gradilla para incubación de tubos.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el baño y verificar que el panel se prenda.
- B. Llenar con agua desionizada hasta el inicio de la ultima parrilla de resistencia.
- C. Graduar temperatura en los grados requeridos.
- D. Para abrir la puerta suba la manija negra.
- E. Al cerrar la puerta asegúrela bajando la manija.
- F. Para apagar el equipo, presione el botón de encendido y verifique que el panel se apague.