

⁽³⁾ Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

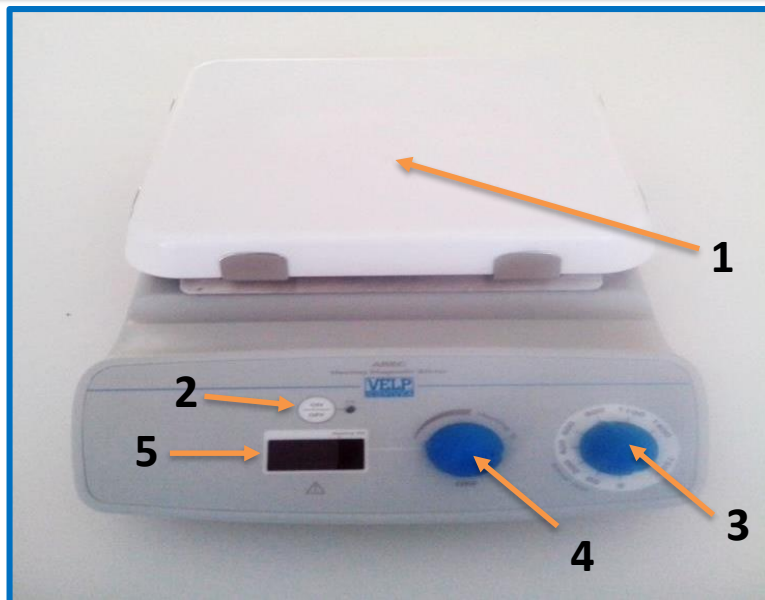
⁽¹⁾ Consecutivo No. :

014

⁽²⁾ Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL BLOQUE DE CALOR VELP SCIENTIFICA

⁽⁴⁾⁽⁵⁾

1. Plato de calor (cerámica).
2. Botón de encendido y apagado.
3. Botón de selección de velocidad de agitación (rpm).
4. Botón de control de Temperatura.
5. Panel de Visualización.

⁽⁶⁾ FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo y verificar en el panel de visualización.
- B. Ajustar la velocidad de agitación requerida.
- C. Ajustar la Temperatura requerida en la plancha de calentamiento.
- D. Colocar sobre la muestra.
- E. Apagar equipo.

Nota: En caso de requerir parámetros específicos, revise el manual de instructivos del equipo.