

<sup>(3)</sup> Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

<sup>(1)</sup> Consecutivo No. :

**015**

<sup>(2)</sup> Fecha de registro:

**2018/01/25**

## Bomba de vacío THOMAS

<sup>(4)</sup>



<sup>(5)</sup>

1. Filtro hidrófobo
2. Tubo de 10 pulg de largo
3. Perilla de regulador
4. Manómetro de vacío
5. Cable de alimentación eléctrica
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Silenciador

## FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la conexión de electricidad se encuentre correctamente conectada.
- B. Verificar la conexión de la manguera al recipiente .
- C. Ajuste el nivel de vacío girando la perilla del regulador hacia la izquierda para aumentar o a la derecha para disminuir .
- D. Encender el equipo del interruptor
- E. Al finalizar apagar el interruptor y desconectar del toma corriente.

**Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo**