

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

030

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

### GUÍA PARA EL USO MUFLA TERRIGENO D8

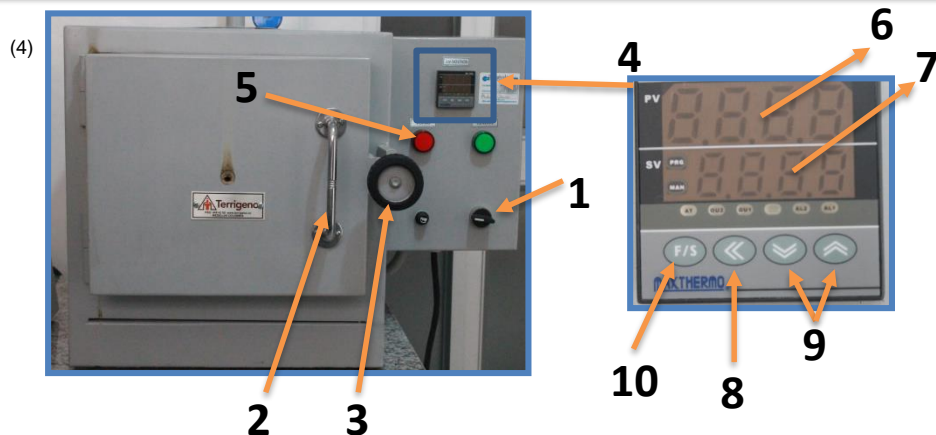

- 1- Tecla de encendido.
- 2- Manija de la puerta del horno.
- 3- Ajuste de la puerta del horno.
- 4- Panel de control.
- 5- Indicador horno.
- 6- Temperatura del horno.
- 7- Valor a programar (temperatura programada).
- 8- Botón de selección del dígito a cambiar.
- 9- Botones para decrecer o aumentar el dígito a cambiar.
- 10- Botón F/S.

### FUNCIONES BÁSICAS

- A. Presionar la tecla de encendido y espere 5 segundos.
- B. Oprimir el botón F/S por 5 segundos, luego oprimir F/S 3 veces más.
- Para la programación de cada rampa:
  - C. Programar la temperatura final con los botones para seleccionar, aumentar y disminuir y luego oprimir F/S.
  - D. Programar el tiempo en que se debe de llegar a la temperatura final y oprimir F/S.
  - E. Programar el tiempo en que se debe de mantener la temperatura final y oprimir F/S.
  - F. Cuando se hayan programado todas las rampas presionar el botón de aumento para regresar al menú inicial.
  - G. Abrir la puerta de la mufla, introducir las muestras en material adecuado, cerrar la puerta, ajustar la puerta y para iniciar el método se presiona el botón de aumentar por 5 segundos.

**Nota:** AL terminar aparecerá el letrero END en al pantalla indicando que el equipo ha finalizado el proceso. Para más información consultar el manual del equipo.