

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

018

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA CENTRIFUGA EPPENDORF 5430

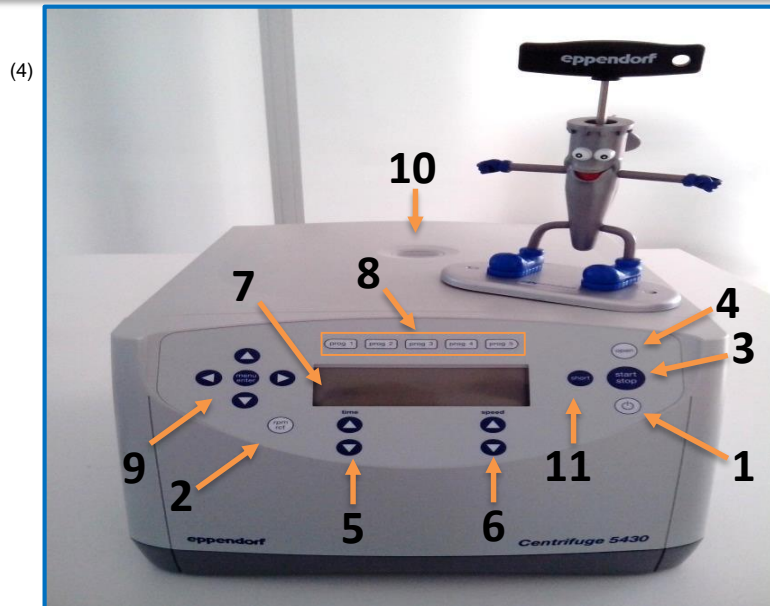

1. Botón de apagado y encendido.
2. Botón de selección de revoluciones (rpm).
3. Botón de inicio y pausa.
4. Botón para abrir la tapa.
5. Botón de selección de tiempo de centrifugado.
6. Botón de selección de velocidad de centrifugado.
7. Panel de Visualización.
8. Botones de modos de programación de la centrifuga.
9. Teclas de selectores giratorios (arriba, abajo, izquierda, derecha).
10. Tapa de la Centrifuga.
11. Botón de centrifugado de ciclo breve.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo y verificar en el panel.
- B. Elegir el rotor a utilizar según el tipo de tubo de ensayo, posteriormente abrir la tapa colocar el rotor y ajustar.
- C. Colocar los tubos de centrifugación con cada una de las muestras, cerrar la tapa manualmente.
- D. Ajustar la velocidad del centrifugado.
- E. Ajustar el tiempo y/o periodo de centrifugación.
- F. Elegir la velocidad del centrifugado (rpm / FCR).
- G. Oprimir el botón de inicio, con el fin de dar apertura al proceso.
- H. Esperar que el proceso y la centrifuga termine su ciclo.
- I. Retirar las muestras del equipo y apagar.