

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :


019

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

## Ultra-Low Temperature Freezer

(4)

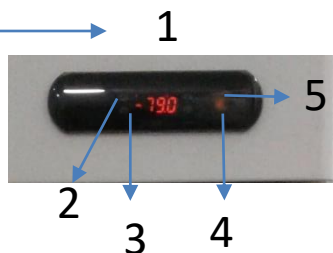

1. Panel de control
2. Botón para aumentar los valores
3. Botón para disminuir los valores
4. Botón para visualizar alarmas y confirmar ordenes
5. Botón para volver al nivel anterior.

(5)

## (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la conexión de electricidad se encuentre correctamente conectada.
- B. Pulsar el botón set por 5 segundos .
- C. Presionar los botones para aumentar o disminuir la temperatura según sea necesario.
- D. Presionar el botón Set para fijar la temperatura deseada

**Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo**