

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :

022

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

## GUÍA PARA EL USO DE LA DUCHA LAVA OJOS



1. Tanque de llenado (cap. 8 litros)
2. Válvula de presión.
3. Ducha.
4. Pistón de bombeo.
5. Tapa rosca de sellado
6. Entrada de manguera de succión.

### (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Retire la tapa y llene con agua hasta la capacidad máxima.
- B. Cierre el tanque de llenado y verifique que la válvula de presión este completamente cerrada.
- C. Con el pistón de bombeo realice movimientos de arriba – abajo con el fin de llenar el espacio libre dentro del tanque con aire comprimido.
- D. Tome la ducha y accione la palanca para la salida de agua.
- E. Lave sus ojos con abundante agua.

**Nota:** Dado que con la salida de agua se pierde presión dentro del tanque, nuevamente inyecte aire comprimido con el pistón de bombeo.