

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

023

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL EQUIPO SOXHLET SOX500 Fat Analyzer

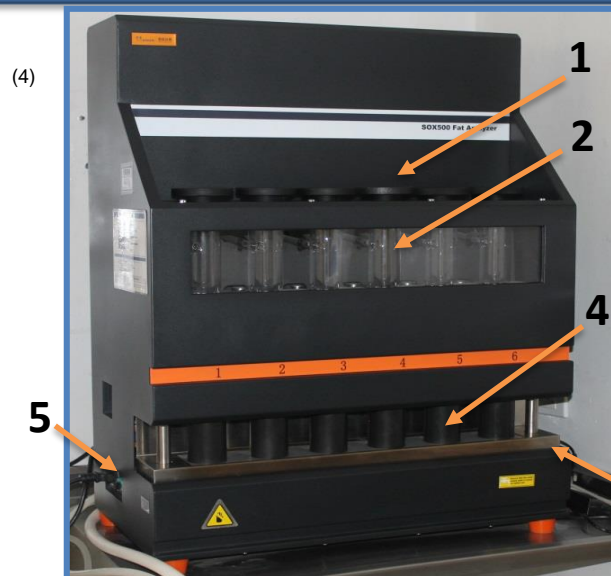

- (5)
- 1- Tuercas de sellado.
 - 2- Cabina de extracción.
 - 3- Placa de calentamiento.
 - 4- Copa de calentamiento.
 - 5- Interruptor de encendido.
 - 6- Interruptor de elevación/descenso de la placa de calentamiento.
 - 7- Pantalla táctil.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verifique las conexiones del lado posterior: drenaje, entradas, salidas de agua y comunicación con la pantalla táctil.
- B. Abra la alimentación de agua al equipo.
- C. Encender el soxhlet verificar luz de encendido.
- D. Seleccione el test a realizar definiendo temperaturas y programación de extracción en la pantalla táctil.
- E. Colocar las muestras en el dedal de extracción e introducir las en la cabina de extracción.
- F. Baje la placa de calentamiento y retire las copas de calentamiento para añadir el solvente necesario, seguidamente ponga la copa de calentamiento en la placa de calentamiento y nuevamente suba la placa de calentamiento y verifique que las tuercas de sellado se encuentren ajustadas e inicie el procedimiento determinado.
- G. Al terminar apague el equipo y cierre la alimentación de agua.