

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

024

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

## GUÍA PARA EL USO DEL ESPECTROFLUORÍMETRO SYNERGY H1 BIOTEK

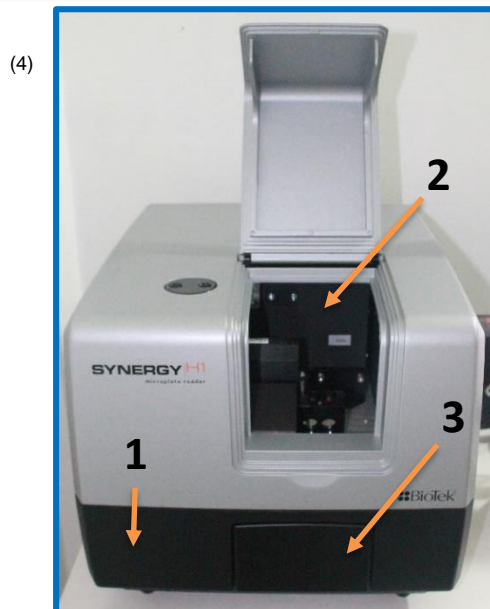

1. Botón de encendido y apagado.
2. Portafiltros.
3. Portaplaquetas.
4. Placa de pozos para muestra.

### (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el espectrofluorímetro y verificar luz de encendido, esperar una hora para su estabilización.
- B. Esperar la verificación del sistema a través del software.
- C. Seleccionar y programar mediante el software instalado en el computador del equipo la técnica a realizar.
- D. Abrir el portaplaquetas, colocar la placa de los pozos con las muestras para su lectura.
- E. Abrir el portaplaquetas, retirar la placa de pozos.
- F. Para apagar el equipo, presione el botón de encendido/apagado.

**Nota:** En caso de requerir parámetros específicos, revise el manual de instructivos del equipo.