

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS



(1) Consecutivo No. :

025

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA ESTUFA MERMMET UFE 400

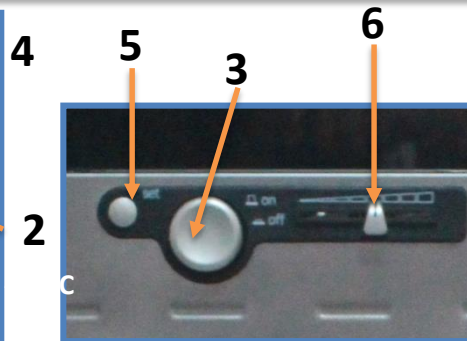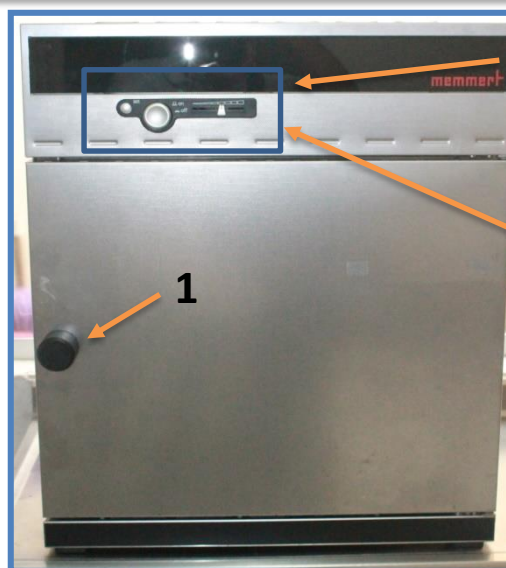

- 1- Manija para apertura de la puerta.
- 2- Panel de control.
- 3- Mando giratorio/pulsador.
- 4- Panel digital que indica el estado del sistema.
- 5- Botón SET.
- 6- Tecla para trampilla de aire.

(6)

(5)

FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender la estufa del mando giratorio pulsador y verificar que el panel se prenda.
- B. Presionar el botón SET durante tres segundos, una vez parpadee el modo de servicio, con el botón SET aún presionado utilizar el mando giratorio para establecer el servicio simbolizado con un rectángulo dentro de un recuadro, soltar el botón SET.
- C. Utilice el mando giratorio para seleccionar la opción calentamiento indicada de color naranja, presionando el botón SET y utilizando el mando giratorio ajuste al temperatura deseada y suelte el botón SET.
- D. Introduzca el objeto a secar y al finalizar el secado apague la estufa presionando el mando giratorio.

Nota: Para otros tipos de uso y procedimientos consulte el manual del equipo.