

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :

026

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL FIBRE THERM GERHARDT FT12

(4)



(5)

- 1- Interruptor de encendido del equipo Fibretherm (Parte trasera).
- 2- Panel de control.
- 3- Área de calentamiento.
- 4- Botón de succión.
- 5- Botón de adición.
- 6- Botón de enjuague.
- 7- Elevar o bajar manualmente.
- 8- Interruptor de encendido de la bomba peristáltica.
- 9- Recipiente del carrusel.
- 10- Carrusel.
- 11- Tubos del carrusel.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verifique que tiene los reservorios y soluciones necesarios y suficientes para el procedimiento, que el recipiente de residuos esté vacío, tanto como sus debidas conexiones.
- B. En el panel de control elija el protocolo a realizar.
- C. Ajuste los parámetros correspondientes.
- D. Coloque las muestras en las bolsas, póngalas en los tubos del carrusel .
- E. Ejecute la técnica y una vez terminado retire el rotor con las muestras.
- F. Apague el equipo.

Nota: En caso de necesitar más información consulte el manual del equipo.