

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

029

(2) Fecha de registro:

2018/01/23

## GUIA PARA EL USO DEL SONICADOR ULTRASONIC CRUSHER

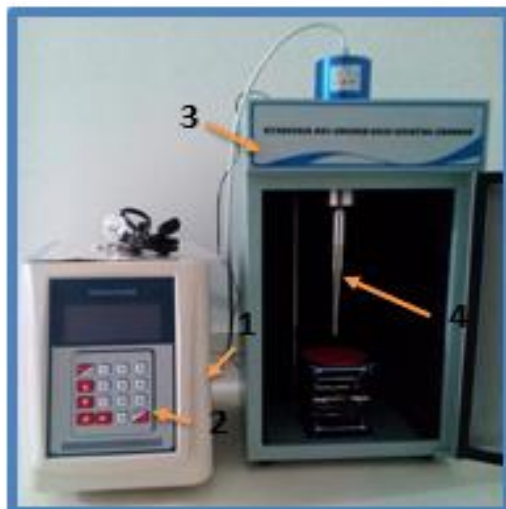

- 1- Interruptor de encendido del Sonicador Ultrasonic Crusher (Parte trasera).
- 2- Panel de control.
- 3- Cabina de sonicación
- 4- Sonda
- 5- Botones para seleccionar los parámetros
- 6- Botón para guardar los parámetros ( Se usa después de seleccionar cada parámetro)
- 7- Botón para iniciar o detener la sonicación

## FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo
- B. Seleccionar la sonda a usar durante la sonicación ( 10 mm estándar) y presionar la tecla "SET" para asegurar la sonda
- C. Presione de nuevo "SET" para seleccionar los parámetros de la sonicación (Tiempo de sonicación, Tiempo de trabajo y Intervalos de sonicación )
- D. Presione "SET/OK" para guardar los parámetros establecidos
- E. Presione la tecla "ON/OFF" para iniciar y detener la sonicación
- F. Una vez terminada la sonicación apagar el equipo

**Nota:** En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo